

1. Ligar o polarímetro deixar aquecer a lâmpada por cerca de 10 min.
2. Encher o tubo de análise com a amostra.
3. Fechar evitando que se formem bolhas de ar.
4. Colocar o tubo no polarímetro.
5. Rodar o botão de avanço de escala até que apareça alguma faixa preta.
6. Se a faixa for no centro do visor, a rotação angular é positiva (fig.1). Se a faixa preta for nas extremidades do visor, a rotação angular é negativa (fig. 2).
7. Continuar a rodar o botão até que se encontre uma fase intermediária entre o lado positivo e o negativo. Ou seja, o visor deve ficar parcialmente escuro (fig. 3).
8. Anotar o número obtido.
9. O valor obtido deve estar dentro da faixa de especificação do produto.


Figura 1



Figura 2



Figura 3

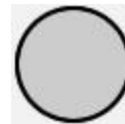

Rotação angular positiva   Rotação angular negativa   Rotação angular final